



**KERN & Sohn GmbH**  
Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0  
Faks: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: www.kern-sohn.com

PL

## Montaż akumulatora

---

---

# KERN PCB-A01/A06

v.1.1

---

---

Otworzyć pokrywę zasobnika akumulatora w dolnej części wagi. Włożyć 6 x bateria 1,5 V (typ AA)

Ponownie zamknąć pokrywę zasobnika akumulatora. W celu oszczędzania akumulatora waga wyłączana jest automatycznie 3 minuty po zakończeniu ważenia.

W trybie zasilania akumulatorowego waga dysponuje funkcją automatycznego wyłączenia, którą można aktywować i dezaktywować poprzez menu.

Jeżeli akumulatory są zużyte, na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol „LO”. Nacisnąć przycisk [ON/OFF] i natychmiast wymienić akumulatory.

Jeżeli waga nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjąć akumulatory i przechować je oddzielnie. Wylany płyn z akumulatorów mógłby spowodować uszkodzenie wagi.

**Opcjonalny akumulator ładowany jest za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego.**

Przed pierwszym użyciem należy go całkowicie naładować.

Model	Czas ładowania	Czas eksploatacji		Wersja montażu A,B,C
		z podświetlaniem wskaźnika:	bez podświetlania wskaźnika:	
ECB/ECE	12 h	10 h	30 h	B,C
PCB	12 h	24 h	48 h	A
FKB	12 h	16 h	48 h	A


# PCB/FKB

A

## Przykład bez półki pośredniej



1. Instalacja standardowa

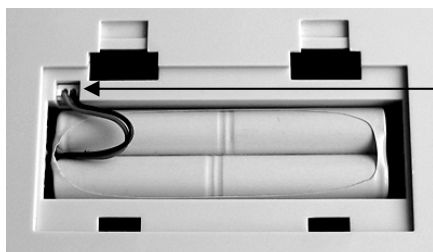


2. Włożyć akumulator i podłączyć

# ECB/ECE

## B

### Przykład z półką pośrednią

1. Zdjąć pokrywę zasobnika akumulatora

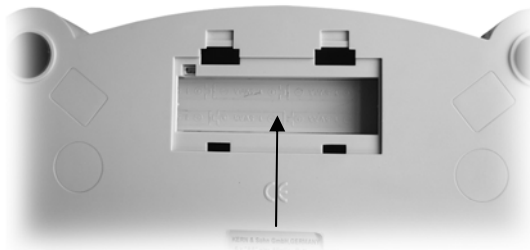

2. Przesunąć półkę pośrednią i wyjąć, podważając ją




3. Włożyć akumulator i podłączyć


# ECB/ECE

## C

### Przykład z półką pośrednią i otworami

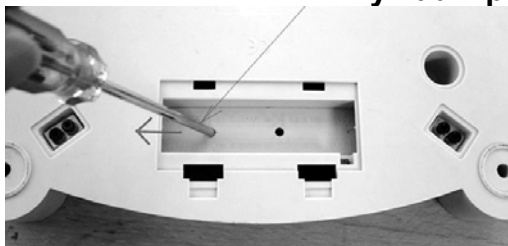


1. Półkę pośrednią przesunąć na bok za pomocą wkrętaka.

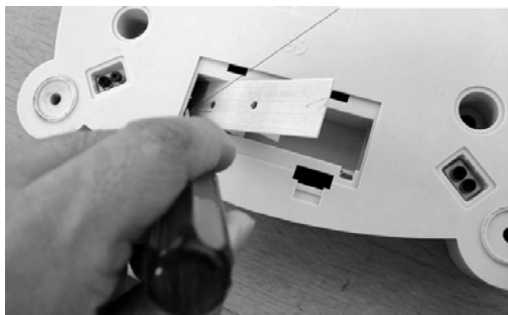

2. Za pomocą wkrętaka wcisnąć półkę pośrednią do dołu, aż drugi koniec zacznie wystawać.



3. Wyjąć półkę pośrednią.

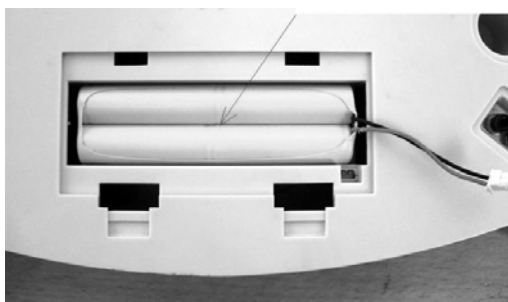

4. Włożyć akumulator do zasobnika baterii.