



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrucciones de instalación

Acumuladores

KERN FOB_A07-A08

Versión 1.0

12/2010

E

FOB_A07-A08-IA-s-1010



KERN FOB_A07-A08

Versión 1.0 12/2010

Instrucciones de instalación Acumuladores

Acumulador	Plataforma
FOB-A07	180 x 170 mm
FOB-A08	215 x 215 mm (L)

1 Datos técnicos

Acumulador	Duración de funcionamiento	Tiempo de cargamiento
FOB-A07	aprox. 24 h	aprox. 8 h
FOB-A08	aprox. 30 h	aprox. 14 h

2 Volumen de entrega

Acumulador	
FOB-A07	Bloque de acumuladores, 7.2 V; 1200 mAh
FOB-A08	Bloque de acumuladores, 7.2 V; 2000 mAh

3 Instalación del acumulador:

- ⇒ Separar la balanza de la red
- ⇒ Quitar plataforma de pesaje

⇒ En el lado inferior de la balanza aflojar los tornillos de la tapa del compartimiento del acumulador



⇒ Quitar la tapa del compartimiento del acumulador



⇒ Enchufar el conector del bloque de acumuladores con el conector de la balanza





- ⇒ Introducir el bloque de acumulador en el compartimiento del acumulador
- ⇒ Observar que los cables no sean estrujados



- ⇒ Volver a atornillar la la tapa del compartimiento del acumulador



- ⇒ Volver a poner la platillo de pesaje

4 Primera puesta en marcha

El acumulador es cargado a través del adaptador de red. Antes del primer uso debería cargarse 14 horas. Periodo de funcionamiento del acumulador ver tabla cap. 1 – Datos técnicos.