



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

internet: www.kern-sohn.com

Mode d'emploi

Balance de Poche Electronique

KERN TEE

Verze 1.2

2018-01

F



TEE-BA-f-1812



KERN TEE

version 1.1 05/2016

Mode d'emploi

Balance de Poche Electronique

1. Caracteristiques techniques

- portée (Max): 150 g
- lecture (d): 0,1 g
- conditions d'utilisation: 18 – 25 °C
max. 85% humidité d'air (pas condensante)
- alimentation en électrique: piles 2 x 1,5V "AAA"

2. Utilisation

- Appuyez sur la touche "ON"; la balance indique "8.8.8.8" et passe ensuite à "0.0 g".
- Posez l'objet à peser sur le centre du plateau. Le poids en g apparaît sur l'écran.
- Appuyez sur "ZERO", pour remettre la balance à "0.0 g".
- Commutation des unités de pesée: de g ► OZ (bouton sur la partie inférieure de la balance)

3. Volume de livraison

- Balance de poche
- couvercle
- piles (2 x 1,5V „AAA“)
- Mode d'emploi

4. Ajustage

- Appuyez sur la touche "CAL" pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran indique "CAL".
- Lâchez la touche; l'écran indique "100".
- Posez poids d'ajustage recommandé (100g, classe M3, non fourni)
Vous trouverez de plus amples informations sur les poids d'ajustage sur le site internet:
<http://www.kern-sohn.com>
- L'écran passe à "F"; l'ajustage est complet.
- Si l'écran indique autre chose, l'ajustage n'est pas réussi.
Ajustez encore une fois.

5. Information importante

- Ne surchargez pas la balance. En cas de surcharge l'indication d'erreur « E » apparaît.
- En présence de champs électromagnétiques des variations d'affichage sont possibles. Dans ce cas il faut changer le lieu d'utilisation.
- Evitez les vapeurs et une trop grande humidité de l'air. Ne mettez pas la balance en contact direct avec les liquides qui pourraient pénétrer dans le système électronique.
- Evitez de soumettre le plateau aux charges pendant un laps de temps trop long.
- N'utilisez jamais la balance dans des pièces avec danger d'explosion.
- Vérifiez la balance régulièrement avec le poids d'ajustage.
- **La garantie n'est plus valable la balance est ouverte.**

6. Déclaration de conformité

Vous trouvez la déclaration de conformité CE- UE actuelle online sous:

www.kern-sohn.com/ce