
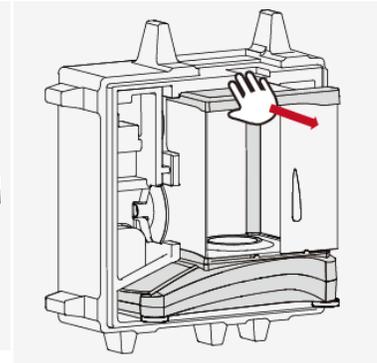
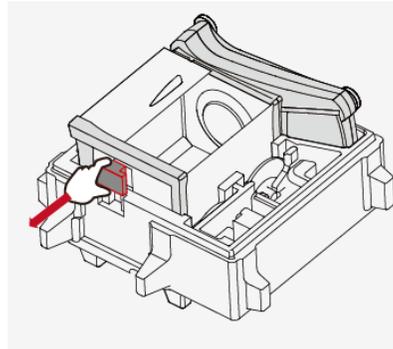


MONTAGE

1) Entpacken Sie die Waage

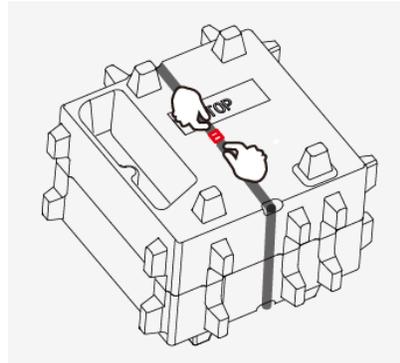

1) entfernen Sie die Transportverpackung 2) nehmen Sie den rote Würfel 3) entnehmen Sie die Waage

Für 1mg und 0,1 mg Modelle:



– Wind Ring




– Wägeplattfom (90mm) für 0,1 mg Modell




– Wägeplattfom (130mm) für 1mg-Modell


2) Montieren Sie Wind-Ring und die Wägeplattform

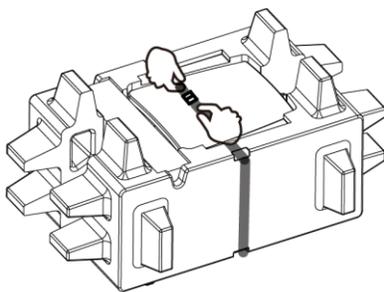

1) entfernen Sie die Transportverpackung

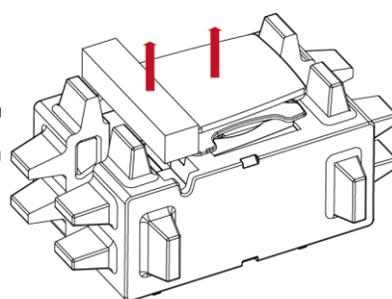

2) nehmen Sie die Adapter-Box und die Wägeplattform

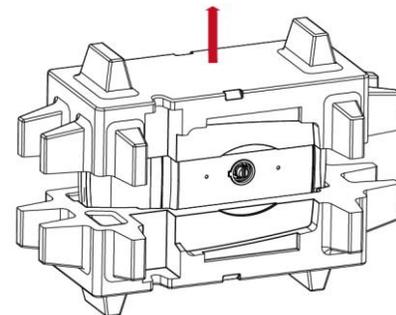


3) entnehmen Sie die Waage

Für 0,1 g und 0,01 g Modelle:



– Wägeplattform (175x195mm) für 0,1 g und 0,01 g Waage

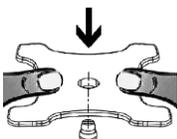

– Lastaufnehmer bis Anschlag auf den Konus drücken, danach Wägeplattform aufsetzen.


Sicherheitsmaßnahmen



ACHTUNG: Lesen Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise vor der Installation durch, bevor Sie das Gerät anschließen oder reparieren. Wenn Sie die Warnhinweise nicht einhalten, kann es zu Personen- bzw. Sachschäden kommen. Bewahren Sie alle Anleitungen als Referenz auf.

- Prüfen Sie, ob die Eingangsspannung und der Netzstecker des Netzgeräts zu der Netzversorgung vor Ort passen.
- Das Netzkabel darf keine Stolpergefahr und kein Hindernis darstellen.
- Verwenden Sie die Waage nur in trockenen Räumen.
- Diese Waage ist nur für die Verwendung in Räumen vorgesehen.
- Lassen Sie keine Last auf die Schale der Wägeplattform fallen.
- Verwenden Sie nur zugelassene Zubehörteile und Peripheriegeräte.
- Verwenden Sie die Waage nur unter den in der Anleitung angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Trennen Sie die Waage vor dem Reinigen von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie die Waage nicht in gefährlichen oder instabilen Umgebungen.
- Servicearbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
- Stellen Sie die Waage so auf, dass der Netzanschluss gut zu erreichen ist.

STEUERELEMENTE

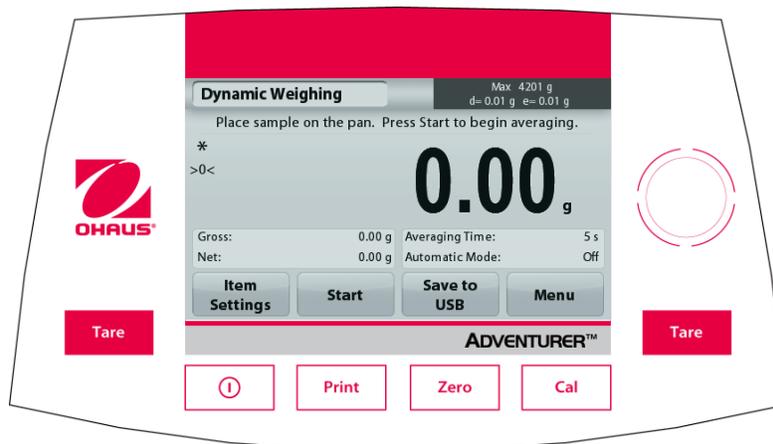

Taste	Aktion
	Kurzer Tastendruck (in ausgeschaltetem Zustand): Schaltet die Waage ein. Langer Tastendruck (in eingeschaltetem Zustand): Schaltet die Waage aus.
	Druckt die aktuellen Daten auf einem Drucker oder sendet sie an einen Computer.
	Führt eine Nullstellung aus.
	Führt eine Kalibrierung aus.
	Führt die Tarierung aus.

Hauptanwendungsbildschirm

Anwendung

Anweisung

Symbole für Stabilität (*), Netto (NET), Brutto (G) und/oder Nullmitte (>0<)

Referenzfelder



Wägebereich und Ablesbarkeit

Ergebnisfeld: Die Informationen hängen von der Anwendung ab.

Berühren Sie **g**, um die Einheit zu ändern.

Anwendungstasten: Die Funktionen sind von der Anwendung abhängig.application

MENÜ & BILDSCHIRMNAVIGATION

Drücken Sie auf die Option **Menu** (Menü), um die Menüliste zu öffnen. Zeigen Sie durch Drücken und Ziehen des **Rollbalkens** weitere Optionen an.



Kalibrierung:

Zur Anzeige der Kalibrieroptionen



Waagen-Setup:

Zur Anzeige und Änderung der Waageneinstellungen.



Wägeeinheiten:

Zur Anzeige und Änderung der Wägeeinheiten.



Datenpflege:

Zur Anzeige der Datenpflegeeinstellungen.



GLP- und GMP-Daten:

Zur Rückverfolgung die Benutzerdaten eingeben



Kommunikation:

Zur Anzeige der Geräteeinstellungen für den COM-Anschluss und der Druckeinstellungen



Zurücksetzen auf die Werkseinstellung:

Zum Zurücksetzen der Menüeinstellungen auf die Werkseinstellungen.



Sperre:

Zur Anzeige Sperreoptionen.

ANWENDUNGEN

Die Waage kann für verschiedene Anwendungsmodi konfiguriert werden. Berühren Sie das obere linke Anwendungsfeld („Wägen“ im folgenden Beispiel):



Die Adventurer-Waage besitzt folgende 9 Anwendungsmodi:



Verbindung mit der Schnittstelle

Verbinden Sie den integrierten Anschluss RS-232 die Waage über ein serielles Standardkabel (mit durchgehenden, unvertauchten Adern) mit einem Computer oder Drucker. Sie können auch den USB-Anschluss der Waage verwenden.

Anschlüsse an der Rückseite der Waage.



USB1

RS232

USB1: Nur für PC-Anschluss

USB2: Nur für Anschluss eines USB-Speichersticks

RS232: Für PC- oder Druckeranschluss

USB-Anschluss an der Vorderseite der Waage.



USB2

Unterflurwägehaken

Schalten Sie zur Verwendung dieser Funktion die Waage aus und nehmen Sie die Schutzabdeckung der Öffnung für den Unterflurwägehaken ab..



Unterflurwä-
Schutzabdeckung



Unterflurwägehaken



Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: (973) 377-9000
Fax: (973) 944-7177

Mit weltweiten Niederlassungen.
www.ohaus.com



P/N 30111762 A © 2014 Ohaus Corporation, alle Rechte vorbehalten.