



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

P

Instalação da pilha

KERN FCB-A01/A03

Versão 1.1 10/2007

P:

Abrir a cobertura do compartimento de pilhas na parte inferior da balança. Meter a pilha 9 V.
Fechar a cobertura do compartimento de pilhas. Com o objectivo de poupança da pilha, a balança desliga-se automaticamente 3 minutos após a pesagem.

No modo de alimentação por pilhas a balança dispõe da função de desligação automática, que se pode activar e desactivar desde o menu.

Se as pilhas estiverem gastos no visor vai aparecer um símbolo "LO". Pressionar a tecla [ON/OFF] e imediatamente trocar as pilhas.

Se a balança não for usado por um tempo mais longo, retirar as pilhas e guarda-las separados. O líquido escorrido das pilhas poderia danar a balança.

A pilha opcional carrega-se a través do transformador fornecido.

Antes do primeiro uso deve ser completamente carregado.

Modelo	Tempo de carregamento	Tempo de exploração	
		com visor iluminado:	sem visor iluminado:
440	10 h	10 h	20 h
CB	10 h	7 h	20 h
FCB	10 h	5 h	20 h
DE	10 h	7 h	15 h

1. Retirar a cobertura do compartimento de pilhas



2. Meter a pilha e ligar

