



**KERN & Sohn GmbH**  
Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0  
Faks: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

PL

## Montaż akumulatora

---

---

# KERN FCB-A01/A03

Wersja 1.1 10/2007

---

---

PL

Otworzyć pokrywę zasobnika akumulatora w dolnej części wagi. Włożyć akumulator płaski 9 V. Ponownie zamknąć pokrywę zasobnika akumulatora. W celu oszczędzania akumulatora waga wyłączana jest automatycznie 3 minuty po zakończeniu ważenia.

W trybie zasilania akumulatorowego waga dysponuje funkcją automatycznego wyłączenia, którą można aktywować i dezaktywować poprzez menu.

Jeżeli akumulatory są zużyte, na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol „LO”. Nacisnąć przycisk [ON/OFF] i natychmiast wymienić akumulatory.


Jeżeli waga nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjąć akumulatory i przechować je oddzielnie. Wylany płyn z akumulatorów mógłby spowodować uszkodzenie wagi.

**Opcjonalny akumulator ładowany jest za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego.**

Przed pierwszym użyciem należy go całkowicie naładować.

Model	Czas ładowania	Czas eksploatacji	
		z podświetlaniem wskaźnika:	bez podświetlania wskaźnika:
440	10 h	10 h	20 h
CB	10 h	7 h	20 h
FCB	10 h	5 h	20 h
DE	10 h	7 h	15 h

1. Zdjąć pokrywę zasobnika akumulatora

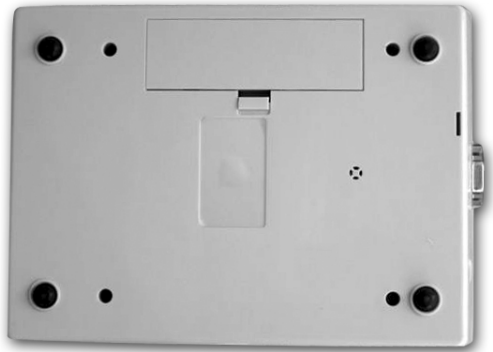

2. Włożyć akumulator i podłączyć

