

Manuel d'utilisation

Caméra tablette

pour microscopes

KERN

ODC-2

ODC 241

Version 1.1
09/2022





KERN ODC-2

Version 1.0 01/2019

Manuel d'utilisation

Caméra tablette pour microscopes

Sommaire

1	Avant toute utilisation	3
1.1	Remarques d'ordre général.....	3
1.2	Stockage.....	3
2	Livraison.....	4
3	Nomenclature.....	5
4	Caractéristiques techniques	9
5	Utilisation	11
5.1	Déballage et montage	11
5.2	Démarrer le logiciel du microscope (S-EYE).....	13
5.3	Interface utilisateur et fonctions du logiciel du microscope S-EYE	14
5.3.1	Effect – Réglage des paramètres de la caméra.....	15
5.3.2	Enregistrement et lecture d'images et de vidéos	16
5.3.3	Transfert de fichiers image et vidéo vers un PC	17
5.3.4	Mesures	18
5.3.5	Analyse des images	22
6	Service.....	25
7	Fin de vie	25
8	Autres informations.....	25

1 Avant toute utilisation

1.1 Remarques d'ordre général

Ouvrez l'emballage avec précaution pour éviter de faire tomber et de casser les accessoires qu'il contient.

Évitez également de salir ou de laisser des traces de doigts au niveau du capteur de la caméra car cela diminue généralement la clarté d'image.

Les capteurs et l'électronique à l'intérieur de la caméra sont très sensibles à la lumière. Par conséquent, n'exposez jamais longtemps la caméra au rayonnement solaire direct.

Si possible, n'utilisez jamais la tablette dans un environnement humide. Un environnement d'utilisation toujours sec augmente automatiquement la durée de vie.

1.2 Stockage

Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil, à des températures trop élevées ou trop basses, à des secousses, à la poussière et à une humidité élevée.


La plage de températures appropriée est de 0-40 °C et l'humidité relative ne doit pas dépasser 85 %.

Les écarts de température subits peuvent embuer l'intérieur de la tablette. Conservez donc la tablette de préférence dans une sacoche ou une housse de protection.

2 Livraison



Caméra tablette

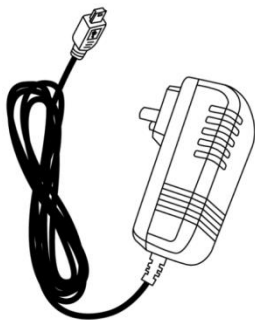


Bloc d'alimentation




Manuel d'utilisation

3 Nomenclature




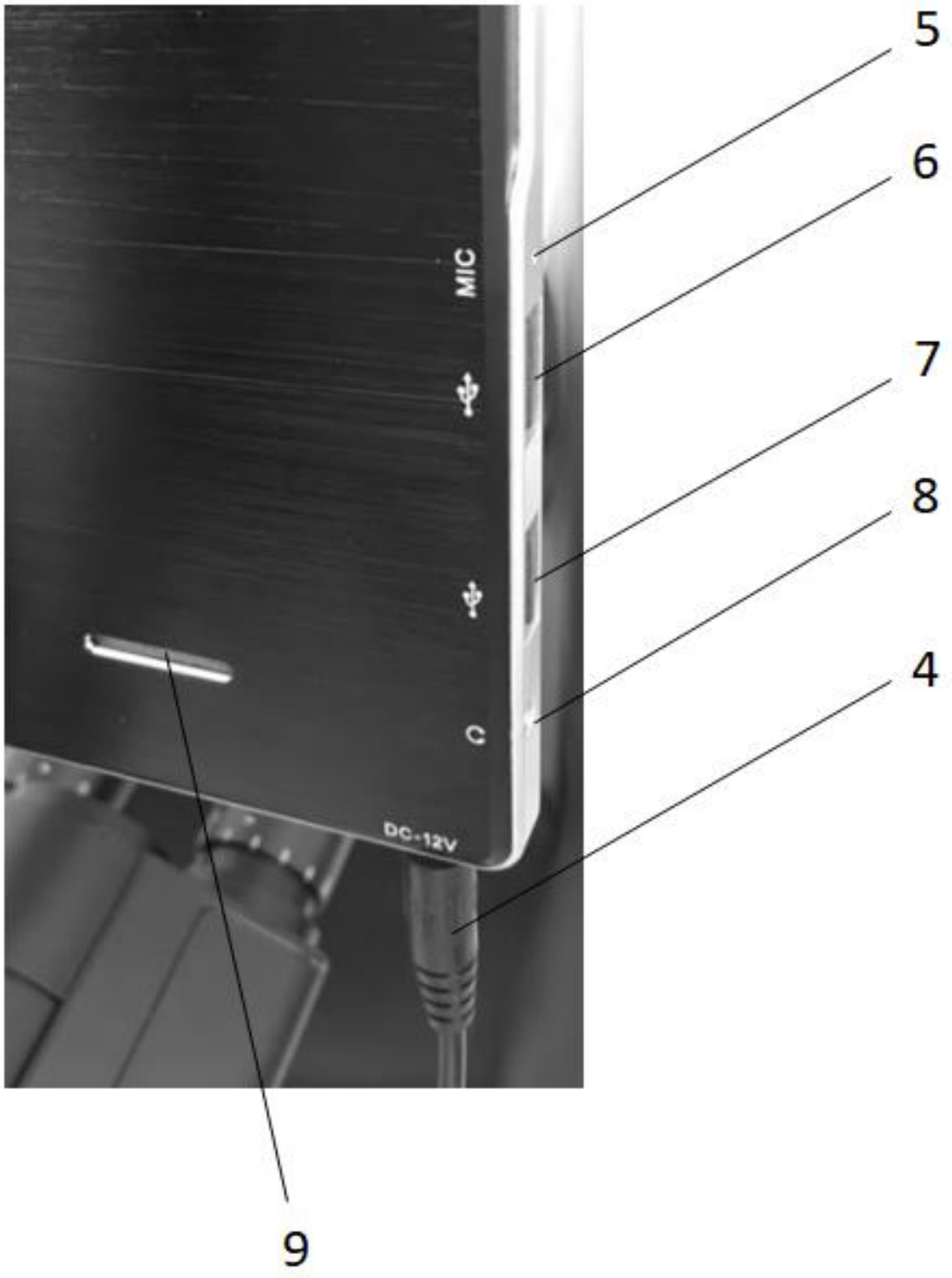


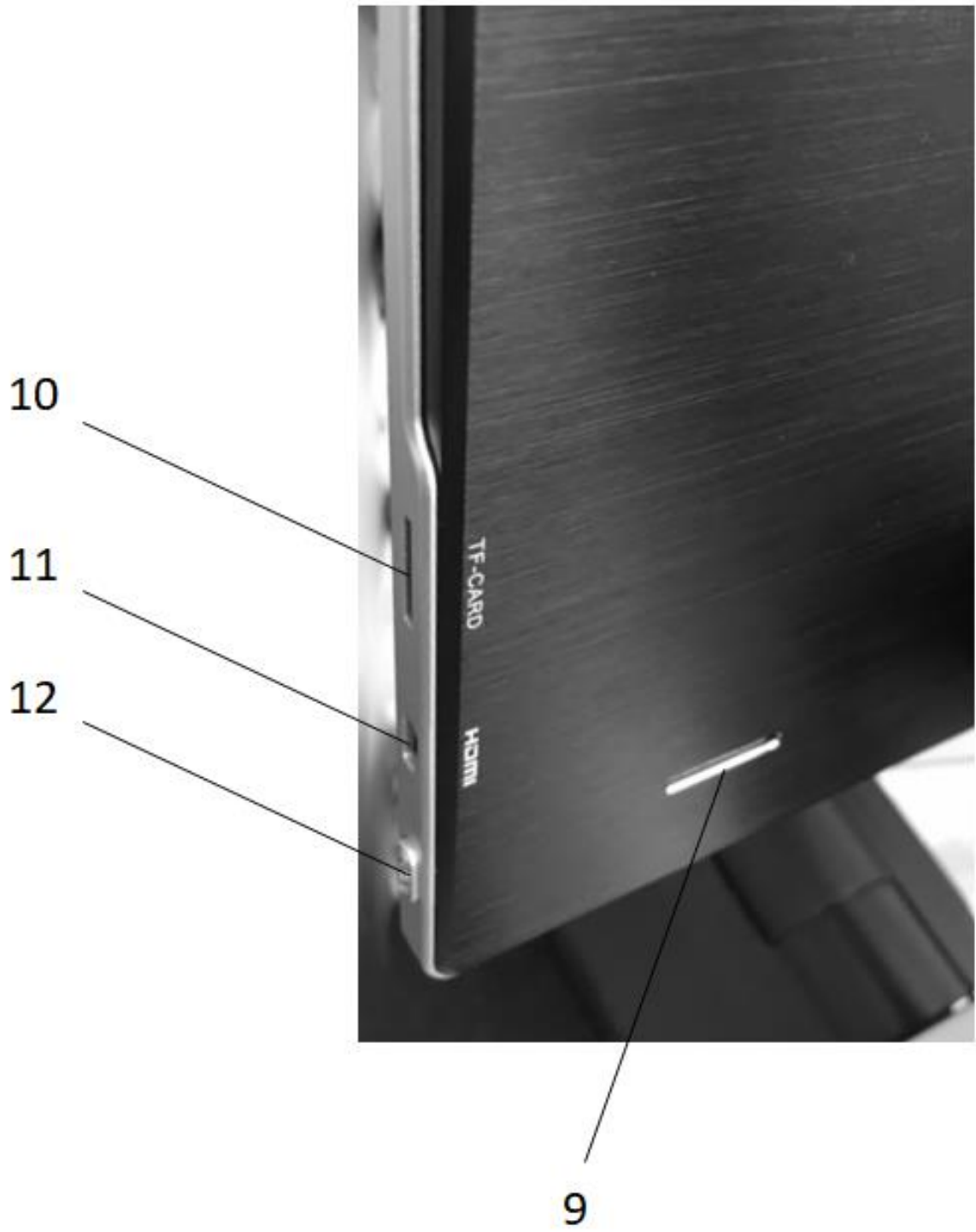

N° de pièce	Description	N° de pièce	Description
1	Tablette/écran tactile	7	Port USB pour la souris
2	Boîtier de la caméra	8	Prise casque
3	Capteur de la caméra	9	Haut-parleurs
4	Prise d'alimentation	10	Fente Micro-SD
5	Micro	11	Port Micro HDMI
6	Port USB	12	Interrupteur

4 Caractéristiques techniques

Écran	Écran tactile LCD 9,7"
Processeur	Quad Core Cortex-A17 ; 1,8 GHz
Résolution d'écran	2048x1536 pixels
Capteur	1/2,5" CMOS
Images par seconde (ips)	30 ips @ 1024x768
Taille de pixel	2,2 µm x 2,2 µm
Format photo	JPEG
Tension d'entrée	12V CC (pas de fonctionnement sur batterie)
Système d'exploitation	Android 5.1
Ports	WLAN, USB 2.0, Micro-SD, Micro-HDMI
Appli	S-eye
Langue	Anglais
Dimensions de l'emballage	275x230x85 mm
Poids	Sans emballage : 0,65 kg Avec emballage : 1,05 kg

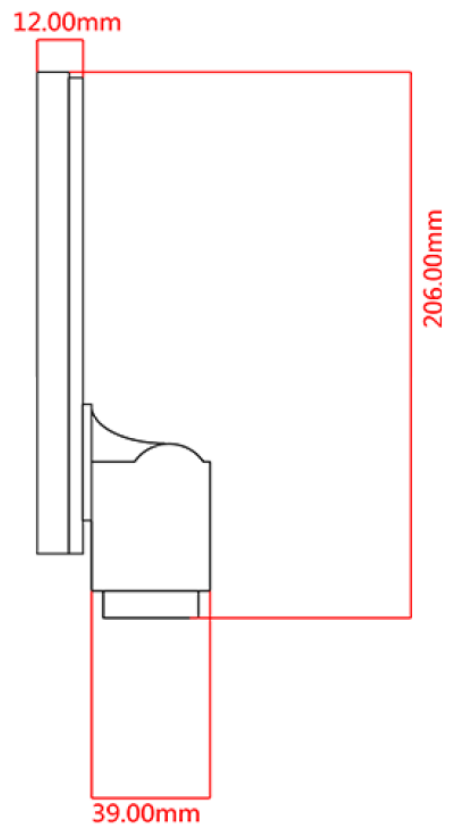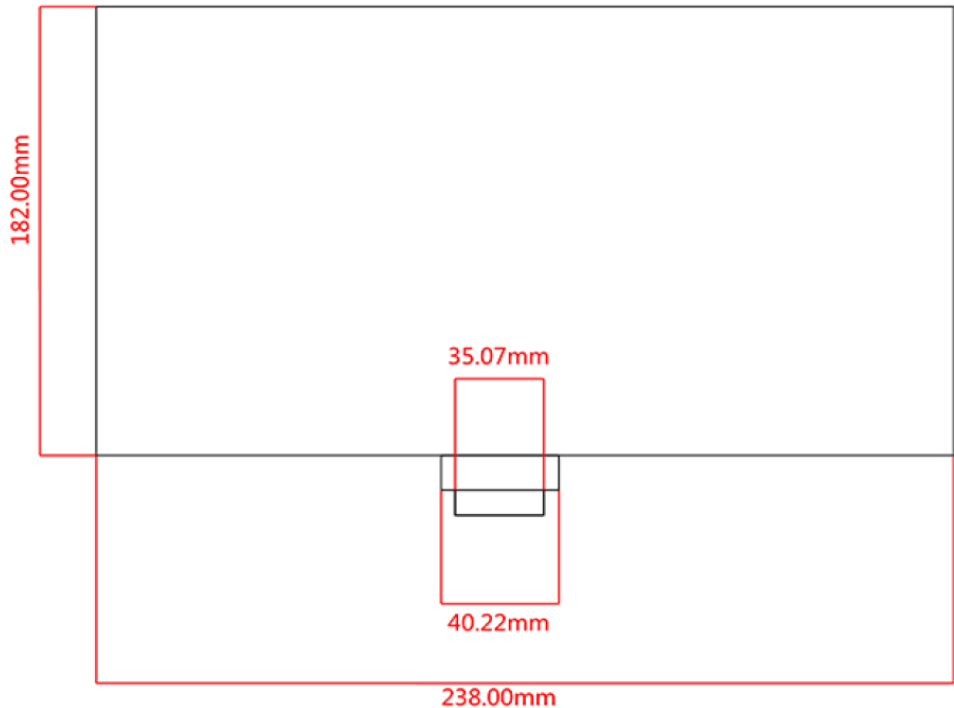

5 Utilisation

5.1 Déballage et montage

1. Sortir la caméra tablette et le bloc d'alimentation de leur emballage et retirer les enveloppes d'emballage
2. Retirer le film protecteur de l'écran de la tablette
3. Dévisser le couvercle sous la caméra et retirer le film protecteur qui se trouve dessous
4. Monter la caméra tablette sur le raccord trinoculaire du microscope

Ceci requiert un adaptateur de monture C adapté au microscope utilisé.
(Pour un exemple, voir la figure page 12)

5. Établir l'alimentation électrique au moyen du bloc d'alimentation

La prise d'alimentation se trouve à gauche, sur l'arête inférieure de la tablette

Caméra tablette



**Adaptateur de
monture C**



Microscope



5.2 Démarrer le logiciel du microscope (S-EYE)

1. Actionner l'interrupteur pour démarrer la tablette
(Système d'exploitation: Android)

Pour ce faire, la tablette doit toujours être branchée sur le secteur
Le fonctionnement sur batterie n'est pas possible

2. Le logiciel du microscope S-EYE démarre en général automatiquement.

Si ce n'est pas le cas, l'appli peut être lancée manuellement à l'aide de l'écran tactile
(depuis le bureau de la tablette)
Voir la figure ci-dessous

3. Pour utiliser plus confortablement la tablette/le logiciel du microscope, il est possible à tout moment de brancher une souris sur le port USB




Écran d'accueil de la tablette

5.3 Interface utilisateur et fonctions du logiciel du microscope S-EYE

S-EYE propose de nombreuses fonctions et garantit ainsi une analyse numérique des échantillons optimale.

Outre la transmission live de l'image, les outils suivants sont inclus :
(à sélectionner sur la droite de l'écran)

1. Effect – Réglage des paramètres de la caméra
2. Measure – Diverses fonctions de mesure
3. Playback – Lecture des images et vidéos/analyse des images
4. Snap – Prise de photos
5. Record – Enregistrement de vidéos
6. Setting – Réglages généraux

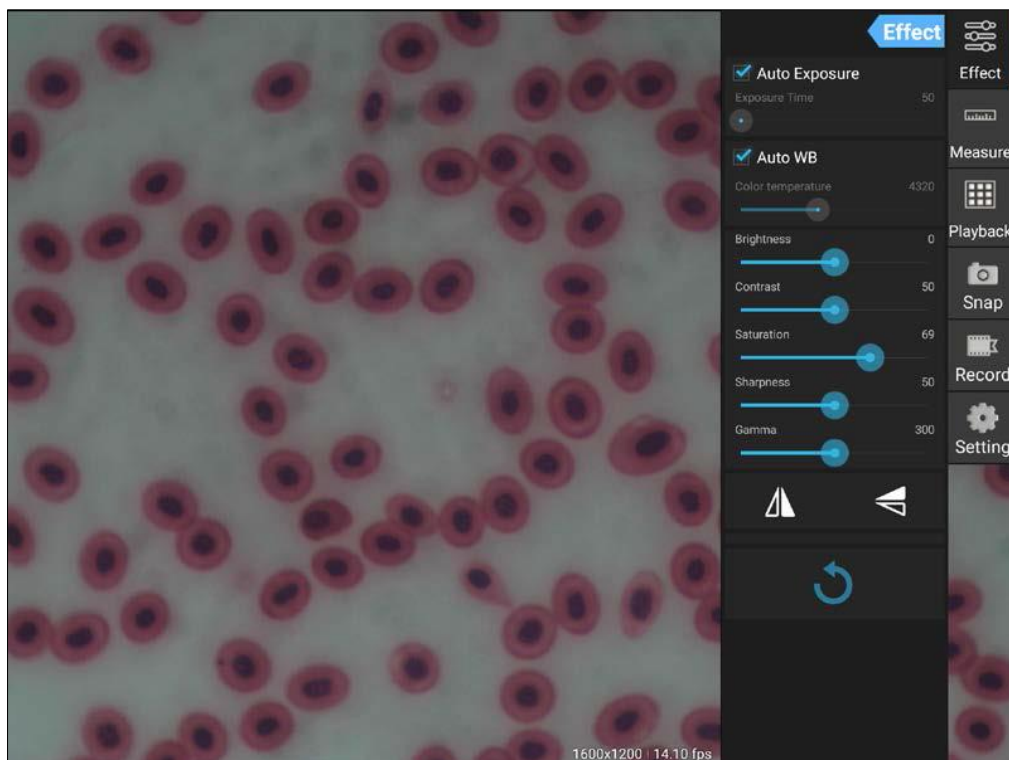

5.3.1 Effect – Réglage des paramètres de la caméra

Si le rendu de la transmission live de l'image n'est pas satisfaisant, l'option Effect offre quelques possibilités de l'optimiser.

1. Exposure

- Mode auto:
La durée d'exposition s'adapte automatiquement
- Mode manuel:
La durée d'exposition est réglée manuellement

2. Auto WB (balance des blancs)

- Mode auto:
La température de couleur s'adapte automatiquement
- Mode manuel:
La température de couleur est réglée manuellement

3. Autres fonctions de traitement d'image


- Luminosité
- Contraste
- Saturation
- Netteté
- Gamma

4. Fonction Flip



- Symétrie horizontale
- Symétrie verticale

5. Reset




Les réglages de traitement d'image peuvent être enregistrés dans quatre profils différents.

Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton suivant : 

Le profil « factory » permet également de rétablir les paramètres d'origine.

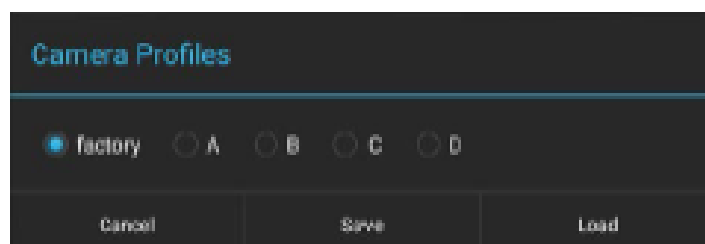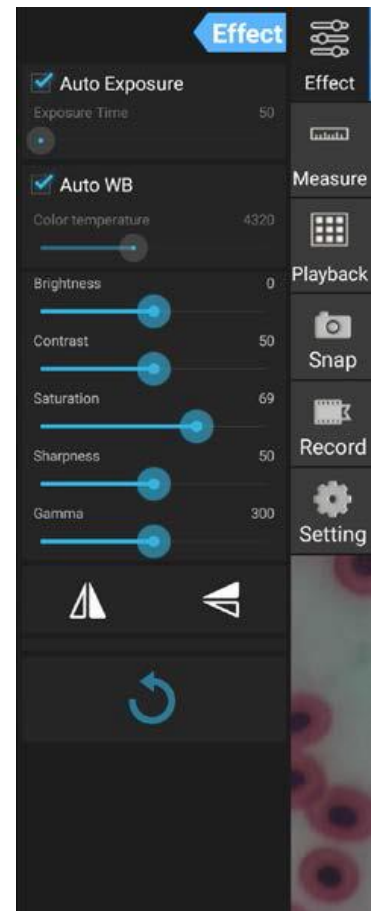

5.3.2 Enregistrement et lecture d'images et de vidéos

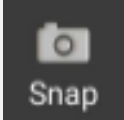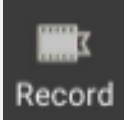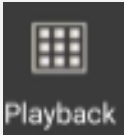 <p>Snap</p>	<p>Cliquer sur le bouton Snap pour prendre une photo.</p> <p><i>L'option Setting sous Picture Size permet de régler la taille de l'image.</i></p>
 <p>Record</p>	<p>Cliquer sur le bouton Record pour enregistrer une vidéo.</p> <p><i>Selon la taille de vidéo choisie pour la transmission live (option Setting sous Preview Size), les vidéos sont enregistrées à une taille pouvant aller jusqu'à 1080p (Full-HD).</i></p>
 <p>Playback</p>	<p>Toutes les images et vidéos sont enregistrées et peuvent être consultées à l'aide du bouton Playback.</p> <p>Double-cliquer pour ouvrir l'image ou la vidéo souhaitée.</p> <p><i>L'option Setting sous File Storage Path permet de définir l'emplacement par défaut pour les enregistrements.</i></p> <p><i>L'option Popup file dialog when saving file permet de définir si une fenêtre doit s'ouvrir pour confirmer chaque enregistrement d'image ou de vidéo.</i></p> <p><i>L'option Enable built-in image viewer permet de définir si les images s'ouvrent dans la galerie Android standard ou dans le programme d'affiche propre au logiciel (voir 5.3.4 Analyse des images).</i></p>

5.3.3 Transfert de fichiers image et vidéo vers un PC

Pour transférer les fichiers image et vidéo créés vers un PC, il faut il faut suivre les étapes suivantes:

1. Insérer la clé USB sur la tablette (la structure des dossiers est créée)
2. Démarrer **Explorer** dans le menu Android (minimiser le logiciel S-EYE pour cela)
3. Ouvrir l'emplacement de la mémoire **NAND FLASH**
4. Faire défiler jusqu'au dossier **S-EYE** et l'ouvrir
5. Sélectionner le dossier **Pictures** et l'ouvrir
6. Cliquez sur **Multi** dans la barre de menu et sélectionnez les fichiers souhaités
7. Ensuite, cliquer sur **Editor** et sélectionner **Copy**
8. Aller sur **Home** et sélectionner **USB storage(HOST)**
9. Dans **Editor**, appuyer sur **Past** et les fichiers sélectionnés sont enregistrés


Ensuite, la clé USB peut être retirée et insérée dans le PC.

5.3.4 Mesures


Pour pouvoir effectuer des mesures, il faut d'abord procéder à un étalonnage qui harmonise les réglage de grandissement du microscope et les propriétés la transmission live de l'image de la caméra tablette.

Étalonnage :


1. Placer la lame graduée sur la platine du microscope
2. Cliquer sur le bouton Measure
3. Dans la zone Calibrations en bas, cliquer sur Add (ou +)

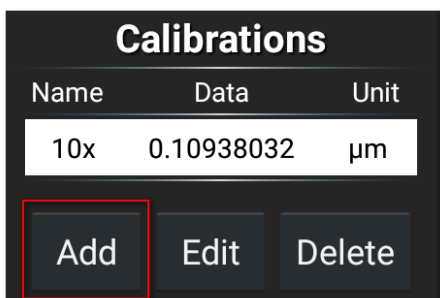

4. Suivre les consignes pas à pas

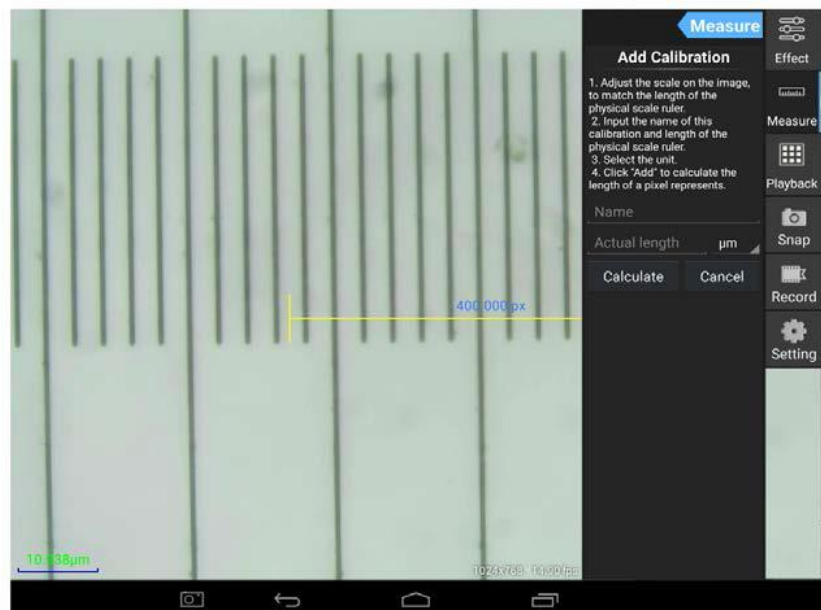

- Adapter l'échelle d'étalonnage à l'image de la graduation de la lame
La fonction Touch permet de déplacer l'échelle ou de modifier sa longueur.

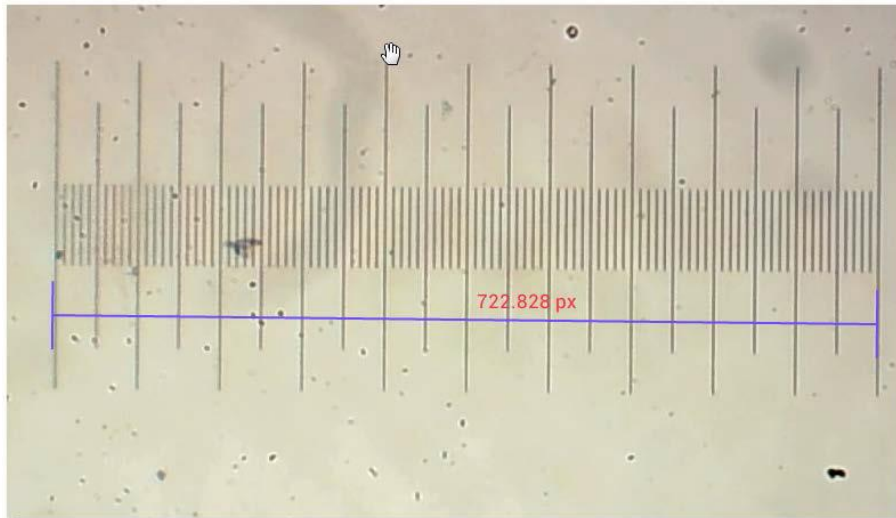

L'exemple utilise une échelle graduée à 0,01 mm (10 µm). La longueur totale est donc de 1000 µm

- Saisir un nom pour l'étalonnage.
Généralement, on choisit le grandissement de l'objectif réglé pour le microscope.
Dans l'exemple : 4x.

Indiquer également la longueur de la partie de la graduation couverte par l'échelle, ainsi que l'unité privilégiée pour les mesures.
Dans l'exemple : 1000 µm.

Measure

Add Calibration

1. Adjust the scale on the image, to match the length of the physical scale ruler.
2. Input the name of this calibration and length of the physical scale ruler.
3. Select the unit.
4. Click "Add" to calculate the length of a pixel represents.

µm

Calculate
Cancel















- Cliquer sur Calculate pour enregistrer et terminer l'étalonnage.
Pour les autres grandissements d'objectif, répéter la procédure.

Calibrations

Name	Data	Unit
4x	1.3842217	µm
10x	0.10938032	µm

Add
Edit
Delete

Outils de mesure :

Bouton	Fonction	Description
	Comptage	Insertion de points marqués avec des nombres consécutifs
	Ligne	Mesure de la distance entre deux points
	Rectangle	Mesure de la longueur, de largeur et de la surface d'un rectangle
	Cercle	Mesure du rayon et de la surface d'un cercle <i>Différentes méthodes disponibles pour tracer un cercle</i>
	Réticule	Insertion d'un réticule <i>Plusieurs axes x ou y possibles</i>
	Angle	Mesure d'un angle
	Double cercle	Mesure de la distance entre les points centraux de deux cercles
	Verticalité	Mesure de la distance entre une ligne et un point
	Concentricité	Mesure des rayons de deux cercles avec le même point central
	Texte	Insertion de commentaires en texte
	Paramètres	Réglage de l'épaisseur et de la couleur de la ligne, et de la taille et de la couleur de la police
	Enregistrer	Prise d'une photo contenant toutes les mesures actuellement affichées
	Supprimer 1	Supprimer une mesure sélectionnée
	Supprimer 2	Supprimer toutes les mesures à l'écran

Exemple de mesure d'une ligne :

1. Dans l'option **Measure**, sélectionner un étalonnage enregistré.


Il est sélectionné dès lors que son nom apparaît en noir sur fond blanc.

Calibrations		
Name	Data	Unit
4x	1.3842217	μm
10x	0.10938032	μm

Add Edit Delete

2. Cliquer sur le bouton de mesure de ligne.

La ligne à mesurer s'affiche avec la valeur mesurée dans la transmission live de l'image. Il est possible de la déplacer et de modifier sa longueur à volonté.

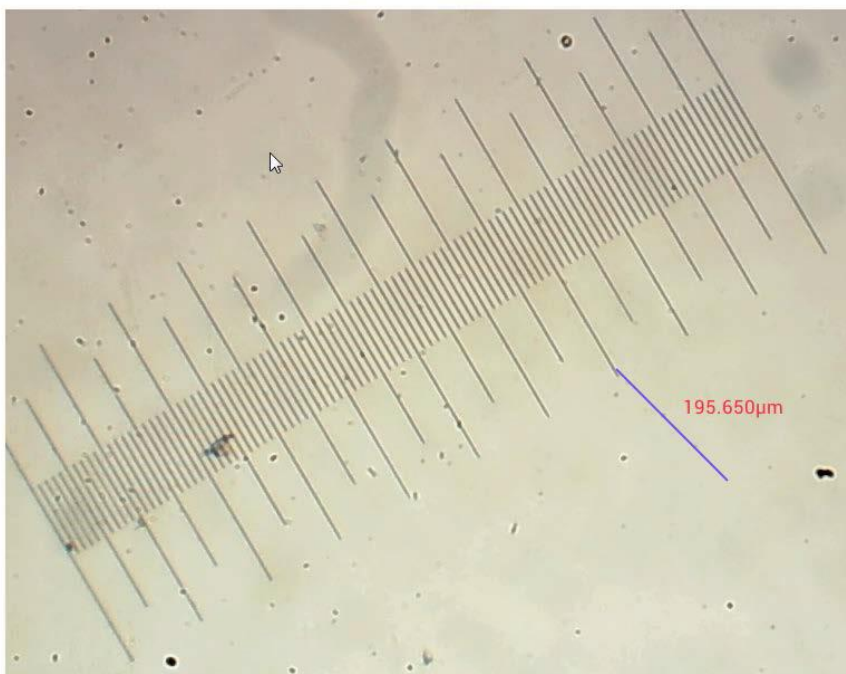


5.3.5 Analyse des images

Le programme d'affiche propre au logiciel offre à l'utilisateur diverses possibilités d'analyse d'image.


Pour pouvoir utiliser cet outil, il doit d'abord être activé dans l'option Setting.

→ Cocher Enable built-in image viewer

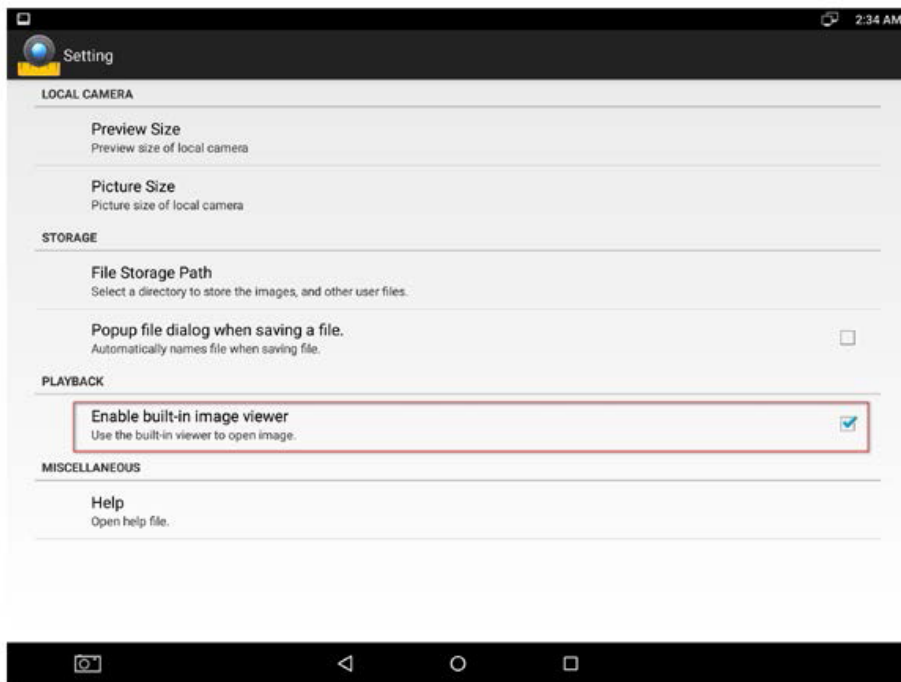


Dès qu'une image est ouverte dans l'option Playback, elle s'affiche dans l'afficheur d'image S-EYE.

Il est possible d'y ouvrir d'autres images ou même de prendre directement de nouvelles photos.

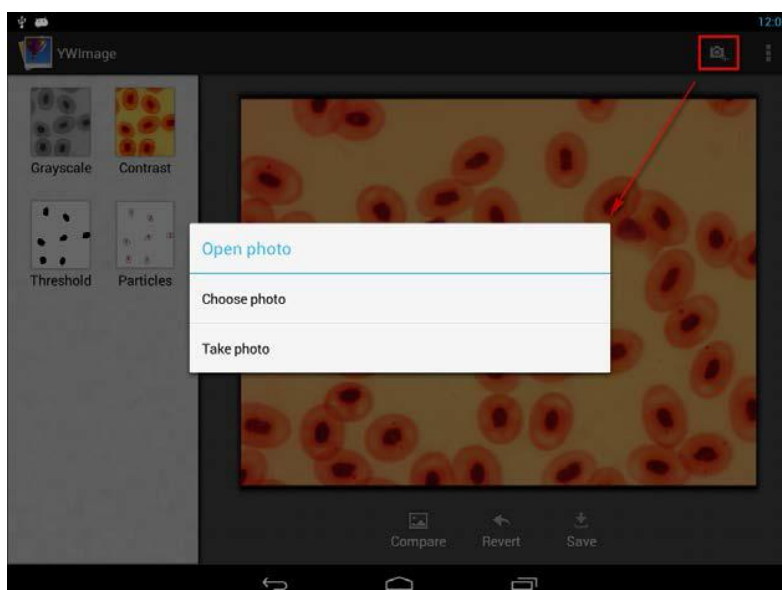


Ce programme permet d'utiliser quatre instruments de traitement ou d'analyse d'image :


1. Niveaux de gris
Fonction GREYSCALE

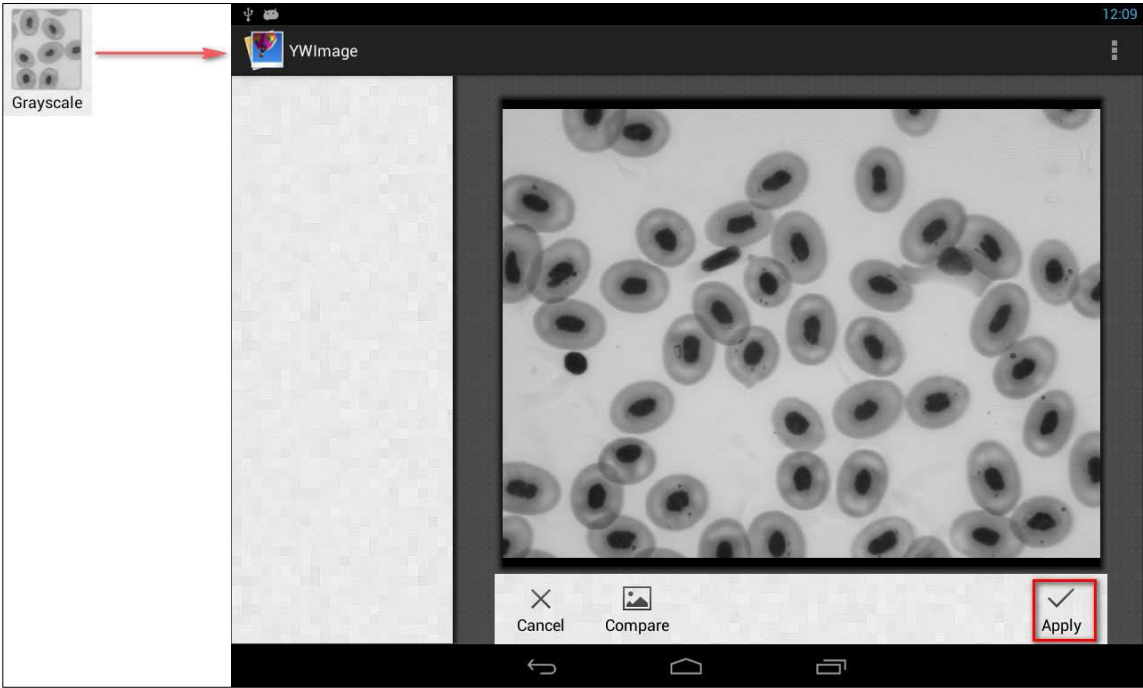


2. Contrast et luminosité
Fonction CONTRAST

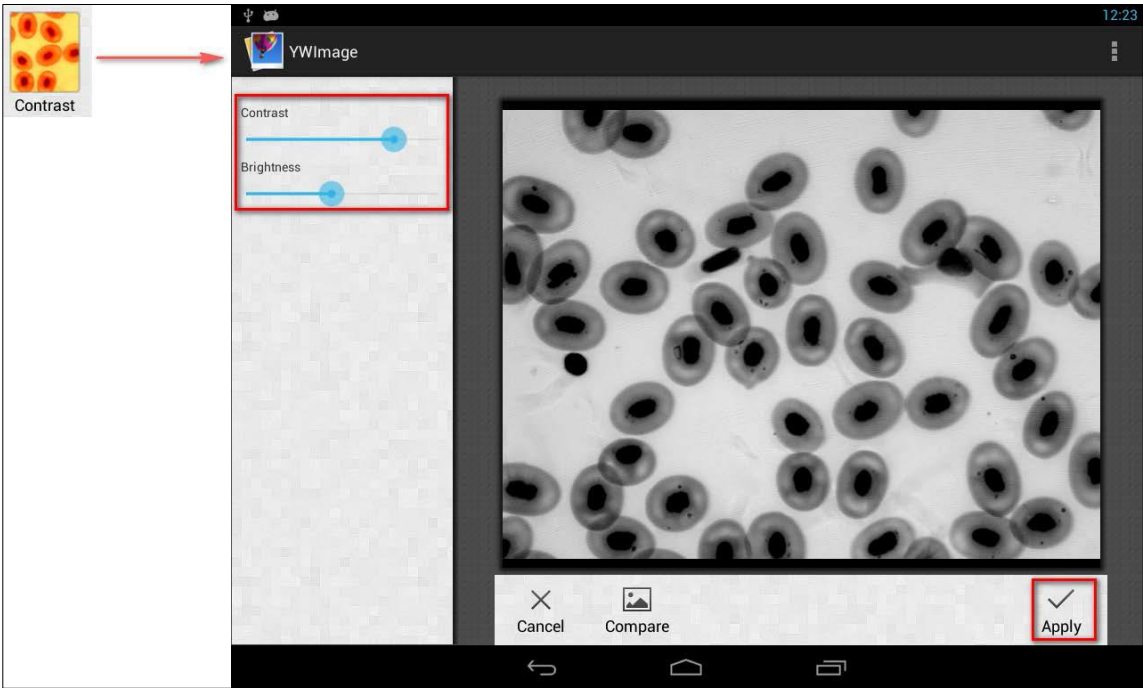

3. Binarisation Fonction THRESHOLD

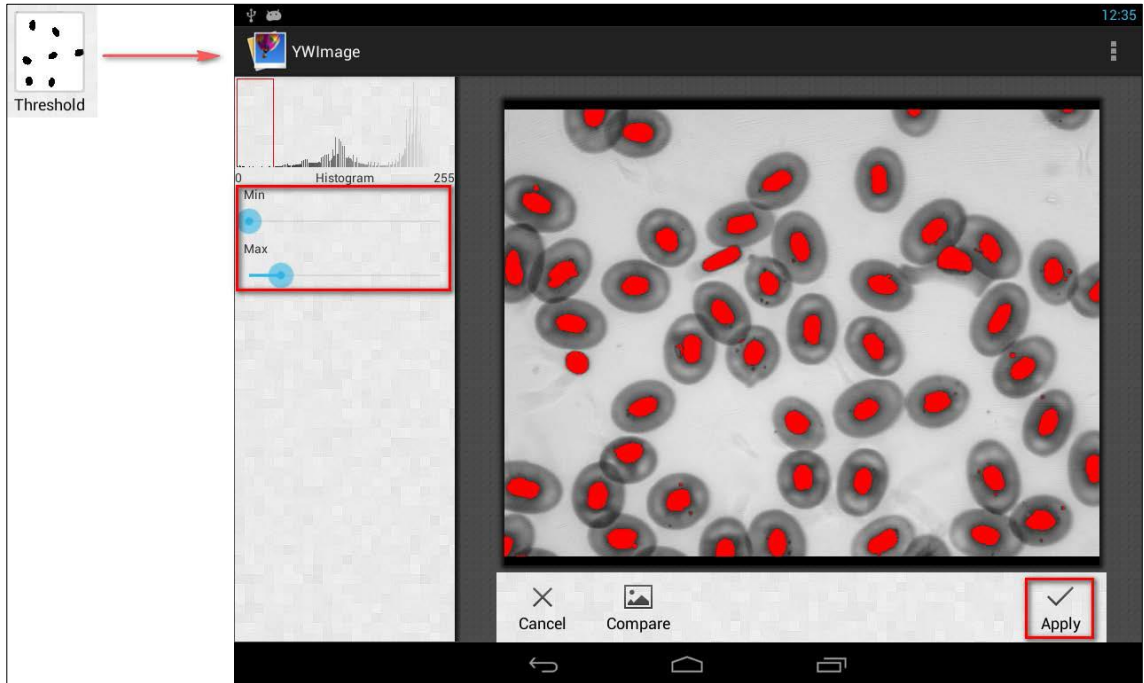

4. Analyse des particules Fonction PARTICLES

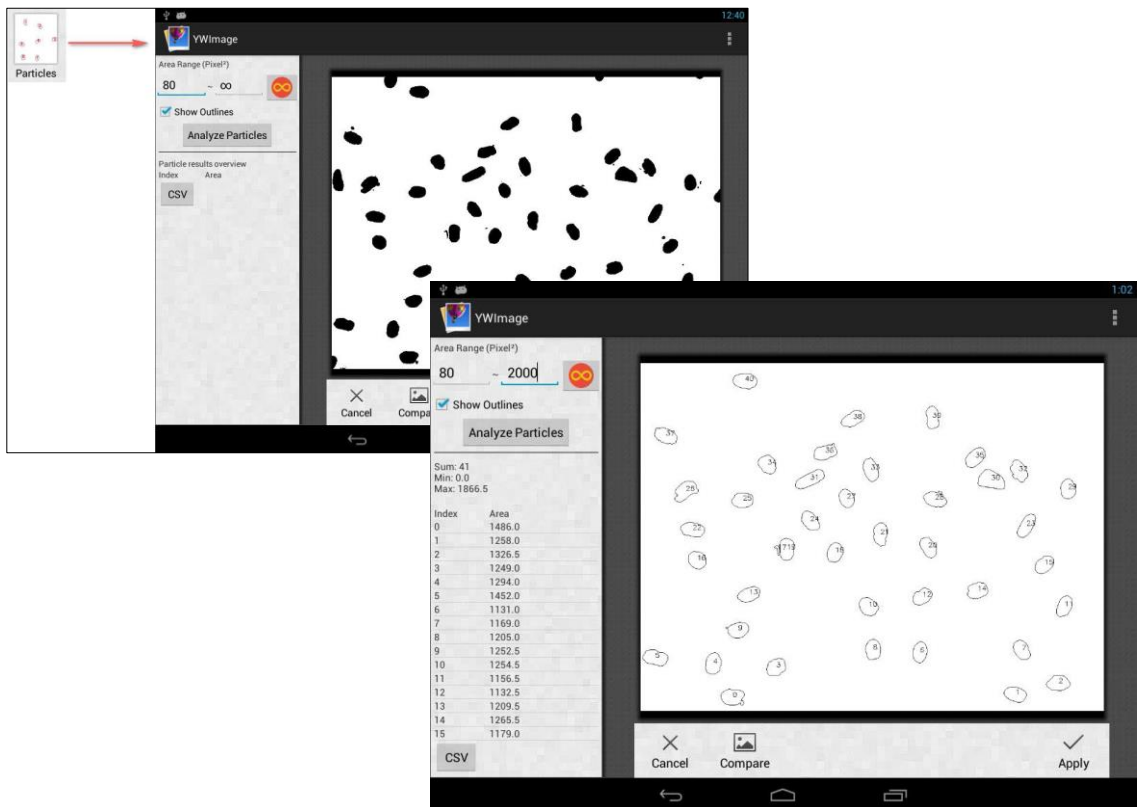

6 Service

S'il vous reste des questions sur la mise en service ou l'utilisation après avoir lu le présent manuel d'utilisation, ou si un problème survient contre toute attente, veuillez contacter votre revendeur. L'appareil ne doit être ouvert que par des techniciens formés et agréés par KERN.

7 Fin de vie

L'emballage se compose de matériaux écologiques que vous pouvez remettre à votre point de collecte local. Le boîtier de rangement et l'appareil doivent être mis au rebut par l'utilisateur conformément à la législation nationale ou régionale en vigueur.

8 Autres informations

Les illustrations peuvent différer légèrement du produit.

Les descriptions et illustrations du présent manuel d'utilisation peuvent être modifiées sans préavis. De telles modifications peuvent être dues à des évolutions de l'appareil.



Toutes les versions dans d'autres langues que l'allemand sont des traductions non contractuelles.
Seul le document original en allemand fait foi.