



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

PT

Montagem da pilha

KERN PCB-A01/A06

v. 1.1

Abrir a tampa do compartimento da pilha na parte inferior da balança. Colocar 6 x pilha 1,5 V (tipo AA)

Fechar novamente a tampa do compartimento da pilha. Com o objectivo de poupança da pilha, a balança desligar-se-á automaticamente 3 minutos após o encerramento da pesagem.

No modo de funcionamento com pilhas recarregáveis a balança dispõe de função de autodesconectante que pode ser activada e desactivada no menu.

Se as pilhas estão esgotadas, o símbolo „LO” fica visível no visor. Apertar a tecla [ON/OFF] e imediatamente trocar as pilhas.

Se a balança não será utilizada por um tempo prolongado, retirar as pilhas e guardá-las separadamente. O líquido vazado do interior das pilhas poderia danificar a balança.

A pilha opcional é carregada por meio do transformador fornecido.

Antes do primeiro uso deve ser carregada por completo.

Modelo	Tempo de carregamento	Autonomia		
		com retroiluminação do visor:	sem retroiluminação do visor:	Versão de montagem A,B,C
ECB/EC E	12 h	10 h	30 h	B,C
PCB	12 h	24 h	48 h	A
FKB	12 h	16 h	48 h	A


PCB/FKB

A

Exemplo sem prateleira intermédia



1. Instalação padrão

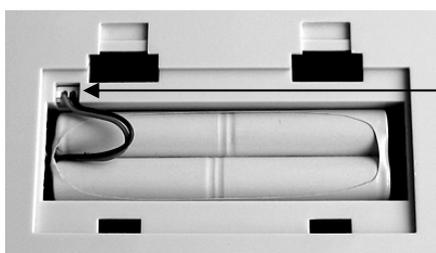

2. Colocar a pilha e ligar


ECB/ECE

B

Exemplo com prateleira intermédia



1. Retirar a tampa do compartimento da pilha

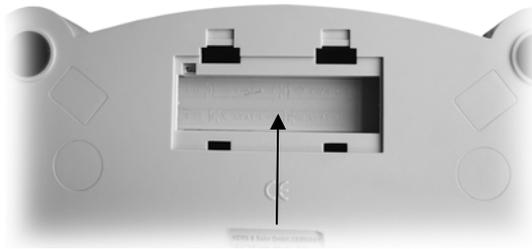

2. Deslocar a prateleira intermédia e remover, levantando-a




3. Colocar a pilha e ligar


ECB/ECE

C


Exemplo com prateleira intermédia e orifícios

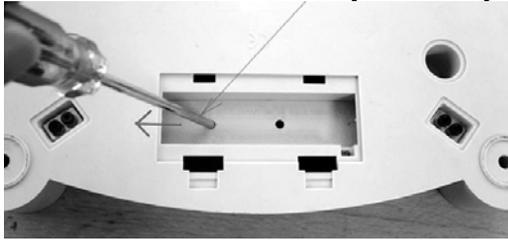


1. Mover a prateleira intermédia para lado por meio da chave de fenda.

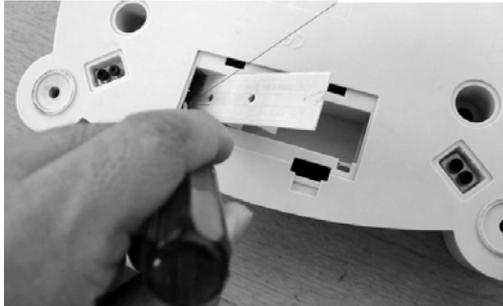

2. Por meio da chave de fenda meter a prateleira intermédia para baixo até segunda ponta começar a sobressair.

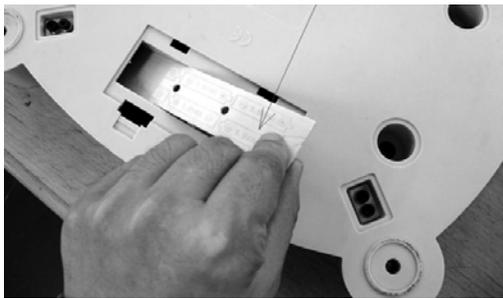

3. Retirar a prateleira intermédia.

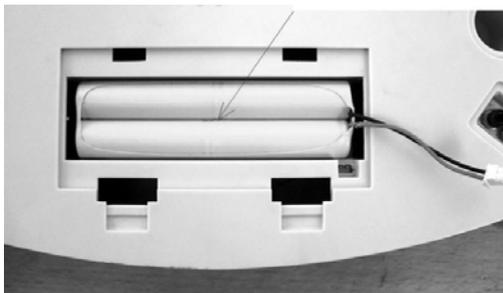

4. Colocar a pilha no compartimento da pilha.