



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrução de instalação da coluna

KERN PCD-A03


Versão 1.0

08/2011

P



PCD-A03-IA-p-1110

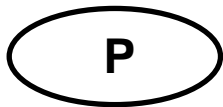

KERN PCD-A03

Versão 1.0 08/2011

Instrução de instalação da coluna

Extensão de fornecimento:



Peças	Elementos de construção
1	Coluna
4	Parafusos
1	Guia do cabo

Dados técnicos:

Altura da coluna	25 cm
Medidas	195 x 195 x 250 mm

Montagem:

Existem muitas possibilidades de uso da coluna PCD-A03:


Variante 1:

A coluna colocada no pezinho ao lado da balança.

Variante 2:


A coluna montada à plataforma da balança.

- ⇒ Desparafusar 4 parafusos de trás do visor e remover tampas de proteção do plástico [1].

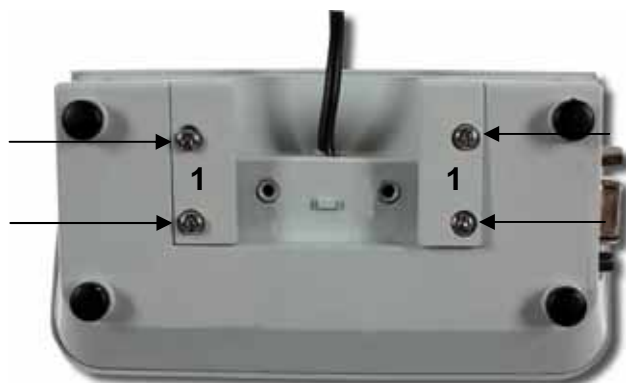


- ⇒ Ligar o visor com a coluna, metendo um no outro conforme a ilustração.

Prestar atenção para que o cabo esteja conduzido através do orifício previsto para ele [2].

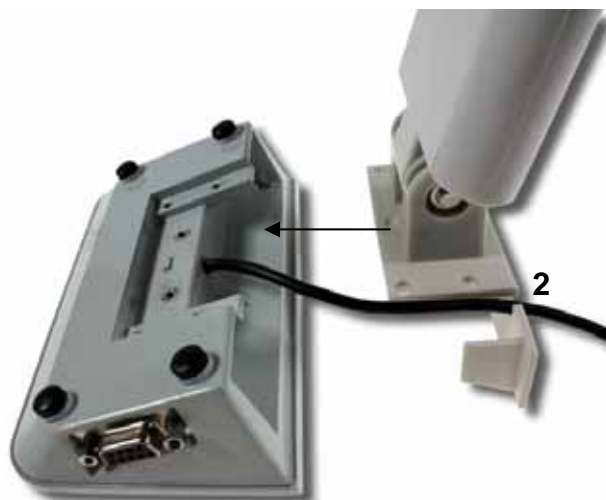


- ⇒ Atarraxar 4 parafusos.

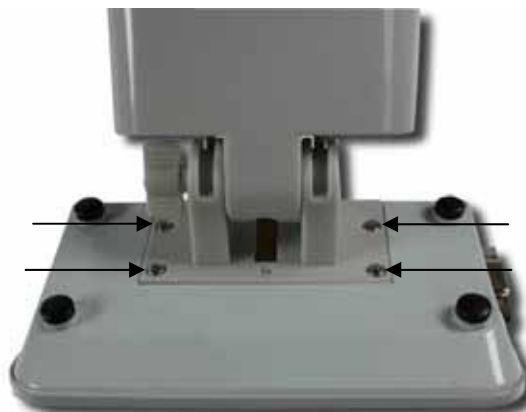

Variante 1:

- ⇒ Colocar o cabo de trás da coluna na guia do cabo e aparafusar a guia do cabo com 4 parafusos.

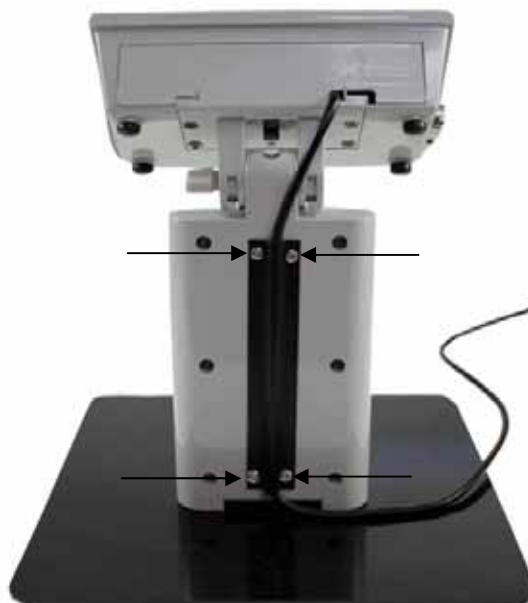

Variante 2:


⇒ Desparafusar 2 parafusos no fundo do pezinho.



⇒ Conectar a coluna e o punho da plataforma, metendo um no outro.



⇒ Fixar por meio de parafusos.

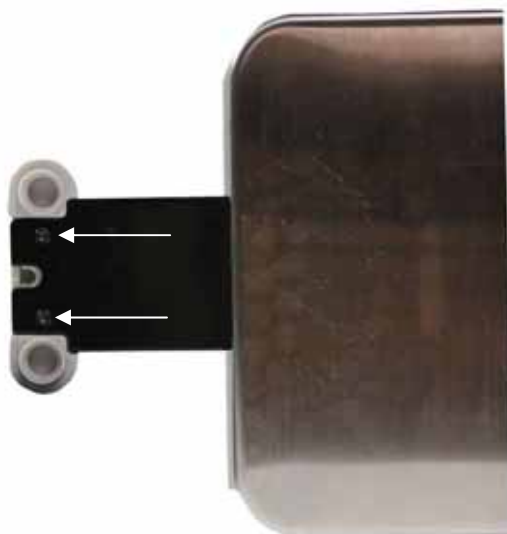

⇒ Colocar o cabo de trás da coluna na guia do cabo e aparafusar a guia do cabo com 4 parafusos.



