



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
internet: www.kern-sohn.com

Manual de Instrucciones Balanza Electrónica de Bolsillo

KERN TEE

Verze 1.2
2018-01
E



TEE-BA-s-1812



KERN TEE

Versión 1.1 05/2016

Manual de Instrucciones

Balanza Electrónica de Bolsillo

1. Datos técnicos

- Campo de pesada (Max): 150 g
- Lectura (d): 0,1 g
- Temperatura y humedad: 18 – 25 °C
max. 85% humedad del aire (non condensada)
- Alimentación eléctrica: baterías 2 x 1,5V „AAA“

2. Manejo

- Pulsar la tecla “**ON**”; la balanza indica “**8.8.8.8**” y después cambia a “**0.0**”.
- Poner el objeto a pesar sobre el platillo. En el display aparece el peso en gramos.
- Con la tecla “**ZERO**” se puede cambiar el display a “**0.0 g**”.
- Conmutación de las unidades de pesaje: de g ► OZ (boton debajo de la balanza)

3. Volumen de suministro

- Balanza de Bolsillo
- Tapa
- Baterías (2 x 1,5V „AAA“)
- Manual de instrucciones

4. Ajuste

- Pulsar la tecla “**CAL**” hasta que aparezca indicado “**CAL**”.
- Soltar la tecla “**CAL**”. En el display aparece “**100**”.
- Coloque la pesa recomendada de ajuste (100 g, clase M3, no añadido)
- El display cambia a “**F**”. El ajuste esta finalizado.
- Desviación en el display indica que el ajuste no está correcto.
Iniciar el ajuste de nuevo.

5. Indicaciones importantes

- No sobrecargue la balanza (“**E**” indica un sobrecargo).
- Cuando aparecen campos electromagnéticos desviaciones de la indicación son posible.
Cambiar el lugar de ubicación.
- Evitar ambientes con un alto nivel de humedad y vapores. La balanza no debe entrar en contacto directo con liquido.
- No cargue el platillo permanentemente.
- No utilizar jamás la balanza en recintos que contengan explosivos.
- Verificar periódicamente la balanza con la pesa de ajuste.
- **La garantía pierde su validez si se abre la balanza.**

6. Certificado de conformidad

El certificado de conformidad CE/UE es accesible en:

www.kern-sohn.com/ce