

Skrócona instrukcja obsługi

Wagi elektroniczne KERN, za wyjątkiem wag dźwigowych i wag podwieszanych



Szczegółowe informacje, patrz instrukcja obsługi w innych językach (np. angielskim) dostępna online pod adresem www.kern-sohn.com/manuals.



- Waga jest przeznaczona do użytkowania jako „waga nieautomatyczna”.
- Nie poddawać płytki wagi działaniu długotrwałego obciążenia.
- Nie stosować do ważenia dynamicznego.



- Unikać uderzeń i przeciążeń.
- Nigdy nie użytkować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
- Nie wprowadzać zmian konstrukcyjnych w wadze.



- Przed podłączeniem zasilacza sieciowego sprawdzić, czy nadrukowana wartość napięcia jest zgodna z lokalnym napięciem zasilającym.





- Ustawiać na podłożu stałym, w miarę możliwości poziomym i nie narażonym na wstrząsy.
- Unikać nadmiernych wahań temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, przeciągów i wyładowań elektrostatycznych.
- Chronić przed wysoką wilgotnością powietrza, oparami i pyłem.



Skrócona instrukcja obsługi

Wagi elektroniczne KERN, za wyjątkiem wag dźwigowych i wag podwieszanych



Włączanie

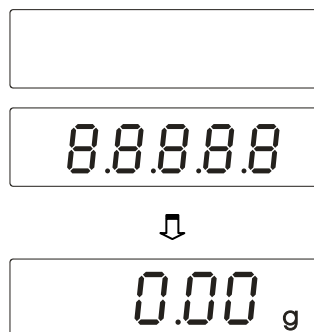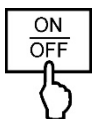

Wyłączanie

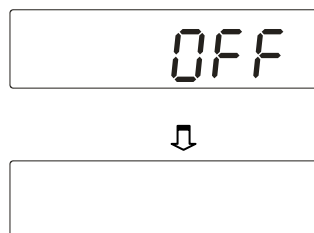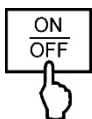

Ważenie

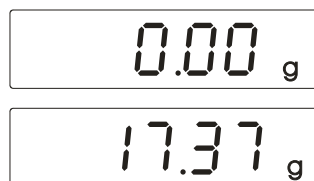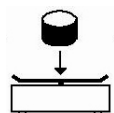

Tarowanie

