



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni per l'installazione Accumulatore

KERN GAB-A04

Versione 1.1

03/2011

I

GAB-A04-IA-i-1111



KERN GAB-A04

Versione 1.1 03/2011

Istruzioni per l'installazione Accumulatore



L'accumulatore **GAB-A04** può montarsi negli apparecchi seguenti:

- GAB-N
- CFS
- CPB-D/N
- RPB-D

1 Dati tecnici

Bilancia	Durata di funzionamento	Tempo di carico
GAB-N	Illuminazione di sfondo on: 70 h Illuminazione di sfondo off: 90 h	12 h
CFS	Illuminazione di sfondo on: 70 h Illuminazione di sfondo off: 90 h	12 h
CPB-D/N	Illuminazione di sfondo on: 50 h Illuminazione di sfondo off: 90 h	12 h
RPB-D	Illuminazione di sfondo on: 40 h Illuminazione di sfondo off: 80 h	14 h

2 Volume di fornitura

- Blocco accumulatore; 6V 4Ah

3 Montaggio dell'accumulatore:

- ⇒ Staccare la bilancia dalla rete
- ⇒ Togliere piatto di pesatura e supporto del piatto di pesatura

⇒ Togliere il coperchio del compartimento accumulatore



⇒ Collegare la spina del blocco accumulatore con l'apposito cavo della bilancia (Attenzione ai colori!)



⇒ Innestare il blocco accumulatore nel compartimento degli accumulatori

⇒ Proteggere contro scivolamento il blocco accumulatore tramite schiuma

⇒ Attenzione a non schiacciare i cavi


⇒ Non è ammesso spingere i cavi di collegamento nello spazio di pesatura (vedere frecce)



PRECAUZIONE!

I cavi di collegamento non devono avere contatto con la croce di pesatura

⇒ Reinserire il coperchio del compartimento accumulatore

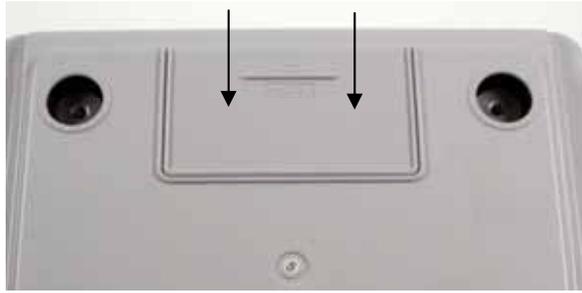

⇒ Applicare nuovamente il supporto del piatto di pesatura e il piatto di pesatura

4 Prima messa in esercizio

L'accumulatore viene ricaricato mediante alimentatore della bilancia. L'accumulatore va lasciato collegato per 15 ore prima di iniziare ad impiegare lo strumento. Durata di esercizio dell'accumulatore vedi tabella cap. 1 – Dati tecnici.